

新冠病毒假病毒说明书

【产品名称】

通用名称: 新冠病毒 (SARS-CoV-2) 假病毒

【包装规格】

1mL/管; 5mL/管; 10mL/管

【预期用途】

新冠单克隆抗体、恢复期血清、疫苗免疫血清及小分子抑制剂等的中和活性体内、外评价。

【检验原理】

该假病毒体系携带有萤火虫荧光素酶 (Firefly luciferase) 报告基因, 假病毒感染细胞后可通过荧光底物检测其发光值, 以确定感染细胞的病毒量。该假病毒以水疱性口炎病毒 (VSV) 为骨架, 表面镶嵌有新冠病毒 Spike 蛋白, 可模拟真病毒与受体结合进而进入细胞的过程, 有中和活性的样品在与假病毒作用后, 会丧失感染细胞的能力, 通过检测对照孔和样品孔的发光值, 可判断样品是否具有中和活性, 且可计算出样品的有效作用浓度, 即 EC_{50} 值。该假病毒不能进行自主复制, 仅具有单轮感染能力, 生物安全等级低, 操作简便, 是目前疫苗评价的常用手段。

【主要组成成分】

完全培养基、新冠假病毒颗粒。

【储存条件及有效期】

-70°C 以下密封贮存。

有效期: 12 个月。

生产批号及有效期至详见标签。

【检验方法】

- 1) 样品准备: 动物或人血清样品 56°C 水浴灭活 0.5-1h; 单克隆抗体起始浓度调至 300 μ g/mL;
- 2) 将 96 孔板四周的 36 个孔中加入 260 μ L 高压灭菌水封边, 减少因边缘孔培养基蒸发带来的误差;
- 3) 第 2 列 (细胞对照 CC) 加入 DMEM 完全培养基 150 μ L/孔, 第 3 列 (病毒对照 VC) 列加入 DMEM 完全培养基 100 μ L/孔, 在 B4-B11 孔中加入培养基 142.5 μ L/孔, 其余孔加入培养基 100 μ L/孔;

- 4) B4-B11 孔中加入待测样品 7.5 μ L;
- 5) 对 B4-B11 孔中液体轻柔的反复吹吸 6-8 次, 然后转移 50 μ L 液体至对应的 C4-C11 孔, 之后所有孔都 3 倍倍比稀释;
- 6) 用 DMEM 完全培养基将 SARS-CoV-2 假病毒稀释至 $1.3\sim 2.3\times 10^4$ TCID₅₀/mL, 于第 3~11 列每孔加 50 μ L;
- 7) 将上述 96 孔板置于细胞培养箱中 (37 $^{\circ}$ C, 5%CO₂) 孵育 1h;
- 8) 待孵育 30min 后, 开始消化 Huh-7 或 Vero 细胞, 将细胞浓度稀释至 2×10^5 个/mL;
- 9) 孵育结束后, 每孔加入 100 μ L 细胞, 使每孔细胞为 2×10^4 个;
- 10) 放入 37 $^{\circ}$ C, 5%CO₂ 细胞培养箱中培养 24h;
- 11) 培养完毕后, 吸弃 150 μ L 上清, 加入 100 μ L 荧光素酶检测试剂, 室温避光反应 2min 后, 反复吹打, 转移 150 μ L 液体至白板中;
- 12) 使用 PerkinElmer EnSight 多功能成像酶标仪读取发光值 (RLU);
- 13) 计算中和抑制率:

$$\text{抑制率} = \left(1 - \frac{\text{样品组的发光强度均值} - \text{空白对照 CC 均值}}{\text{VC 均值} - \text{CC 均值}} \right) \times 100\%$$

中和抗体滴度被表示为抑制率为 50% 时对应的血清稀释度的倒数或者抑制率为 50% 时对应的抗体浓度。

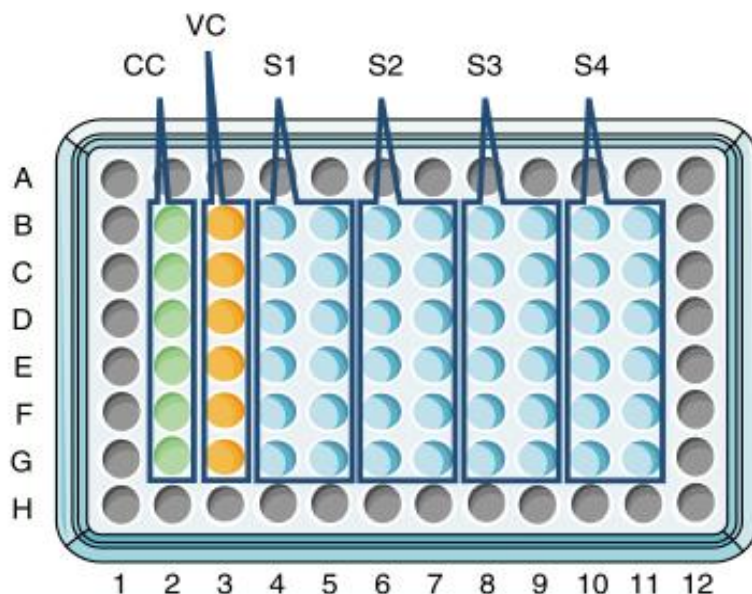


图 1 假病毒 96 孔板中和实验示意图

【阳性判断值】

中和实验过程中需要设置阴性对照、阳性对照作为参照，以判断实验是否成立；以人源血清为例，阴性对照 EC_{50} 值应小于 30，阳性对照 EC_{50} 值应大于 30。

【产品性能指标】

1. 外观 外观应满足如下要求：

包装完整，无破损，外观应整洁，文字符号标识清晰。

2. 发光值 按说明书进行稀释后使用，使用 PerkinElmer EnSight 多功能成像酶标仪读取的发光值不低于 1×10^6 （若检测机器的灵敏度达不到 PerkinElmer EnSight 要求，发光值会相应降低，此结果与假病毒本身质量无关；反之，若检测机器的灵敏度高于 PerkinElmer EnSight，发光值将高于 1×10^6 ）。

【注意事项】

1. 本产品仅供中和抗体体外检测。

2. 减少反复冻融。

3. 流水或 4°C 融化使用。

4. 无菌操作。

5. 本产品不能重复使用。

6. 本产品不能扩增传代。

7. 假病毒为试验原料，试验是否有效与检测方法、细胞及其他条件等因素相关。

客户需根据自身实验室条件确定实验参数。

【基本信息】

生产企业名称：北京云菱生物技术有限公司

生产地址：北京市北京经济技术开发区建安街甲 2 号

联系方式：电 话：010-57047851 传 真：010-57047999

售后服务单位名称：北京云菱生物技术有限公司

联系方式：电 话：15313162012 传 真：010-57047999